

Vážení kolegové,

věnujte, prosím, pár minut svého času přečtení a prohlédnutí tohoto dokumentu. Ve spolupráci s Brusírnou jsme Vám chtěli ukázat, jak by měly ideálně vypadat vzorky pro zpracování. Když má vzorek správnou velikost, je dobře popsán a zabalený, ušetří to brusičkám práci a ve výsledku budou vzorky zpracované rychleji.

Velikost vzorku

Optimální velikost vzorku je max. 10x7x5 cm, co je dáno tím, že řezná část kotouče má délku pouze 7 cm. Vzorek, který má hrany delší, než uvedené optimum, bude velmi obtížné nařezat.






Vzorek o velikosti cca 17x17x13 cm je nemožné na této pile rozřezat.



Vzorek o velikosti 11x8x5 cm jde rozřezat snadno.

Označení a zabalení vzorku

Ideální je, když jsou vzorky označeny čitelně fixem na povrchu a zabaleny do PE (popř. papírového) sáčku. Do sáčku je vhodné vložit ještě papírový štítek s názvem vzorku, aby v případě poškození sáčku byla možná snadná identifikace vzorku.

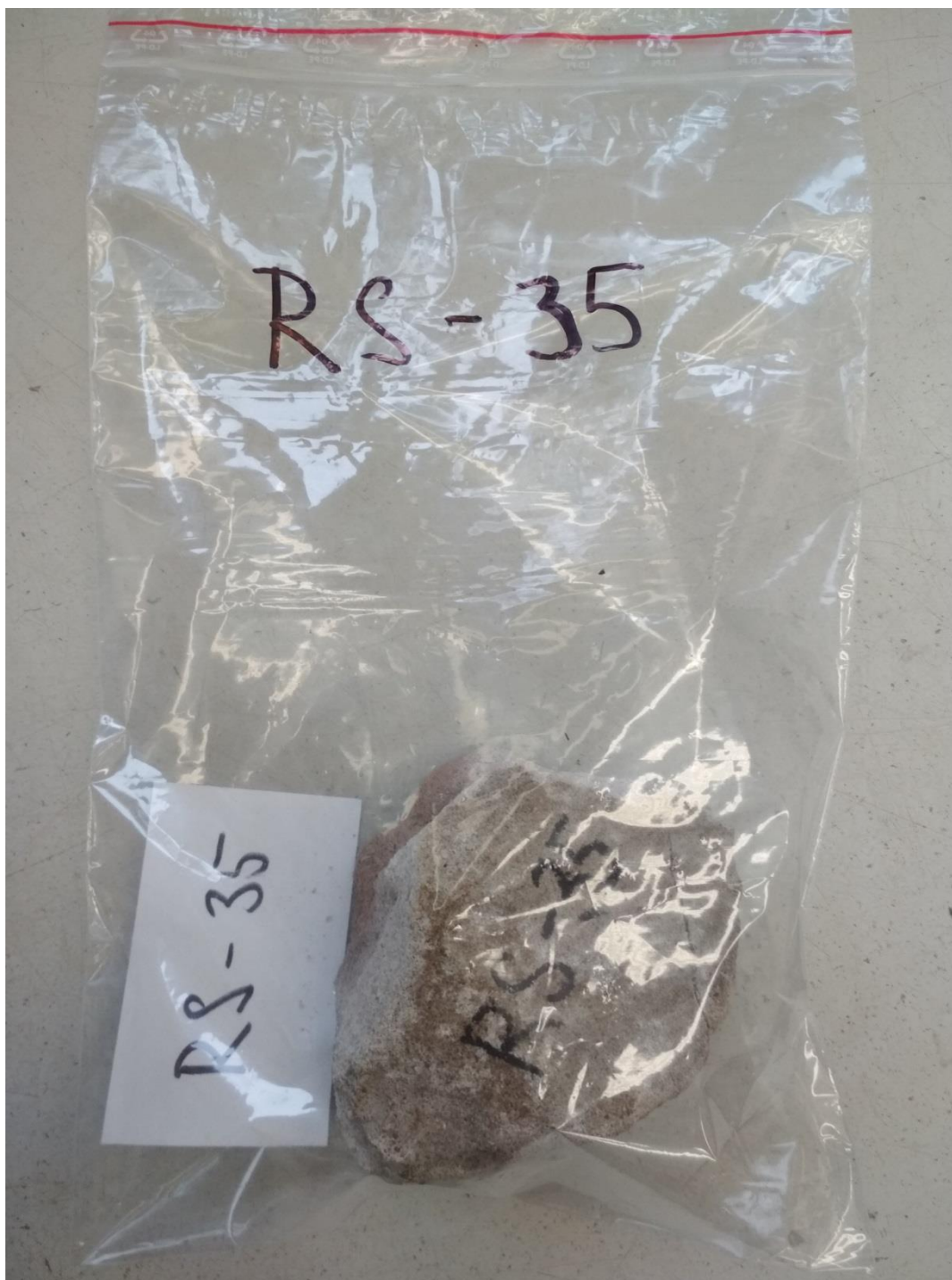

Ideálně označený vzorek.

Správně označené vzorky je vhodné naskládat do pevné krabice. Takto zabalené vzorky je možné okamžitě začít zpracovávat.



Správně označené a zabalené vzorky.

Naopak není vhodné vložit nezabalené vzorky volně do krabice. V případě poškození vzorků (rozlomení, atd.) je pak velmi obtížná jejich identifikace. To stojí brusičky zbytečný čas navíc, který by mohly využít na zpracování vzorků.



Nevhodně označené a zabalené vzorky.

Prioritní vzorky (viz dokument Aplikace Brusírna) je vhodné oddělit od zbylých vzorků v krabici například tak, že jsou zabaleny zvlášť v pytlí s popisem „Prioritní vzorky“.

Děkujeme za spolupráci 😊.